



LABORATÓRIO DE GENÉTICA

Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais
Credenciado no Ministério da Agricultura: Portarias 88/1992 e 105/2008
Av. Antônio Carlos 6627 31270-010 Belo Horizonte-MG
tel:(31)3409-2206 fax:(31)3491-3963 genetica@vet.ufmg.br



COLETA DE AMOSTRAS DE PESCADO PARA TESTE DE DNA

- 1 – Entre em contato com o Laboratório para requisição dos sacos plásticos apropriados para coleta das amostras.
- 2 – Preencha a etiqueta colada no saco plástico com o nome/número identificador da amostra.
- 3 – Deposite o peixe inteiro ou fragmento de nadadeira (Ver fotos) no saco plástico.
- 4 – Utilize UM saco plástico por amostra. JAMAIS misture fragmentos de nadadeiras de diferentes animais no mesmo saco plástico.
- 5 – Coloque as amostras em uma caixa de isopor contendo gelo reciclável.
- 6 – Preencha o formulário e o envie juntamente com a caixa de isopor com amostras pelo correio via SEDEX.

