



LABORATÓRIO DE GENÉTICA

Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais
Credenciado no Ministério da Agricultura: Portarias 88/1992 e 105/2008
Av. Antônio Carlos 6627 31270-010 Belo Horizonte-MG
tel:(31)3409-2206 fax:(31)3491-3963 genetica@vet.ufmg.br



COLETA DE AMOSTRAS DE LEITE PARA TESTE DE DNA

- 1 – Entre em contato com o Laboratório para requisição dos tubos apropriados para coleta das amostras.
- 2 – Preencha a etiqueta colada no tubo com o nome/número identificador da amostra.
- 2 – Deposite aproximadamente 30 mL do leite no tubo apropriado. No caso de leite já envasado, enviar a embalagem inteira, fechada.
- 3 – Utilize UM tubo por amostra. JAMAIS misture leite de diferentes lotes.
- 4 – Coloque as amostras em uma caixa de isopor contendo gelo reciclável.
- 5 – Preencha o formulário e o envie juntamente com a caixa de isopor com amostras pelo correio via SEDEX.

Obs: No caso de testes cuja finalidade seja a fiscalização periódica ou certificação para emissão de selo de pureza, favor entrar em contato com o Laboratório para esclarecimentos a respeito da forma, frequência e tamanho amostral necessários.